

Delvotest® Fast BL naudojimo instrukcija



1. Išimkite indelį su juostelėmis (rekomenduojamos laikymo sąlygos 4-8°C) iš šaldytuvo ir leiskite sušilti iki kambario temperatūros (10-15 min).



5. Spausdami viršutinį pipetės rezervuarą, išstumkite pieno mėginį tiesiai į kiuvetę. Pastaba: Nedidelis pieno mėginio likutis gali likti pipetės apatiniame, persipylimo rezervuare.

Purtykite tol, kol pilnai ištirps kiuvetėje esančios medžiagos. Gali užtrukti 10-30 sekundžių.



2. Atskirkite reikalingą kiuvetę skaičių. Nepažeiskite likusių kiuvetę folijos.




6. Patikrinkite inkubatoriaus temperatūrą kalibruotu termometru (64°C ± 2°C). Kiuvetes su pienu įdėkite į inkubatorių.



3. Kiekvienam pieno pavyzdžiui (4-10 °C) paimkite po švrią pipetę. Nenaudokite tų pačių pipetėčių antrą kartą. Nelieskite pipetės galo, nes jis bus merkiamas į pieno mėginį.




7. Paimkite vieną testo juostelę (indelį su likusiomis juostelėmis nedelsiant uždarykite). Laikykite juostelę už viršutinės, žalia spalva pažymėtos, dalies. Įmerkite po vieną juostelę į kiekvieną ampulę ir šildykite 7 min.

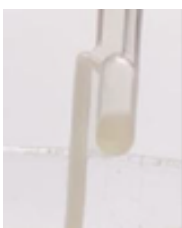

4. Paimkite pipetę, vieną kartą suspaudę ir laikydami viršutinį rezervuarą įmerkite pipetę į pieno mėginį apie 1 cm. Tada atleiskite suspaustą rezervuarą ir pipetė pati prisipildys reikalingu kiekiu (0,25 ml) pieno.

Pastaba: Į apatinį pipetės persipylimo rezervuarą turi patekti šiek tiek pieno, pipetės stiebe neturi būti oro burbuliukų, todėl kartokite iki teisingo paėmimo. Pienas negali patekti į viršutinį pipetės rezervuarą.

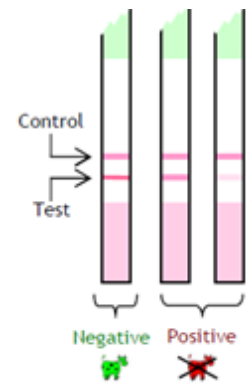

8. Po 7 minučių ištraukite juostelę, nuimkite pagalvėlę, padėkite juostelę ant balto popieriaus lapo ir vertinkite rezultatus vizualiai lygindami su spalvų korta esančia ant indelio. Įvertinimas negali tęstis ilgiau nei 5 min. Rezultatai gali būti vertinami ir Delvotest Reader + arba Delvotest Fast Go skaitytuvais.

Jei kontrolinė indikacinė juostelė (viršutinė horizontali linija) yra blankesnė už mėginio juostelę, esančią žemiau, testas neigiamas. Jei kontrolinė indikacinė juostelė ir mėginio juostelė yra vienodos arba mėginio juostelė blankesnė – testas teigiamas, jame yra antibiotikų.

Pastabos:

Šis testas yra labai jautrus antibakterinėms medžiagoms (β-laktamams) todėl reikia vengti šių medžiagų užkrato. Patariama testą atlikti švariai nusiplovus rankas ir jas nusausus. Stalas taip pat turi būti švarus.

Su testu reikia elgtis atsargiai, kad kiuvetės nebūtų pažeistos. Tai taip pat gali turėti įtakos testo tikslumui.

Išėmę juosteles iš indelio kuo skubiau padėkite indelį į jam saugoti tinkamas sąlygas, kad kuo mažiau drėgmės patektų į indelį su juostelėmis.

Kiuvetes ir indikacines juosteles naudokite tik iš tos pačios dėžutės ir tik tos pačios partijos.

Iškilius klausimams kreipkitės į atstovus Lietuvoje: UAB "Ardita ir Ko" tel. 8 612 94777